



POP 3 – Dosagem dos gases da estufa

- **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:**

- Jaleco

- **EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:**

- Estufa de gases
- Dosador de gases

PROCEDIMENTOS DOSAGEM DOS GASES ESTUFA:

- Abrir a estufa. Obs: Não abrir a porta de vidro, para que os gases não escapem.
- Retirar o pino vermelho na parte superior esquerda da estufa.
- Prender a borracha do dosador de gases no aparato de metal da estufa.
- Caso deseje dosar CO₂ utilizar o aparato dosador de cor VERMELHA, no caso de dosar O₂ utilizar o aparato de cor AZUL.
- Em cada aparato existe uma régua medidora. O zero desta régua deve margear a base superior do embolo.
- Unir a ponta solta da borracha ao aparato do gás específico e bombear 21 vezes de maneira lenta e intervalada.
- Retirar a borracha do aparato e movimentá-lo de um lado para o outro três vezes, para que o líquido presente dentro do recipiente entre em contato com o gás.
- Posicionar o aparato sobre uma superfície fixa e aguardar o líquido estabilizar.
- Para o aparato de CO₂ a posição do líquido deve ficar no ponto 5%. O líquido do aparato de O₂ deve ficar no ponto 22%.
- Apertar o botão na parte superior do aparato de medição para fazer o líquido voltar para a posição zero.