



## POP 7 – LIMPEZA DA INCUBADORA

- Desligar a incubadora
- Remover a bandeja e desprezar a água da mesma
- OBS: As figuras 1, 2 e 3 ilustram os componentes do teto da câmara.
- Remover todas as prateleiras, os suportes internos e o filtro da porta de acesso.
- Remover os sensores de temperatura e o tubo do filtro de ar da amostra da parte de trás do soprador.
- Remover o filtro do tubo do filtro de ar da amostra.
- Remover, puxando gentilmente, o filtro HEPA.
- Remover os parafusos que prendem o duto superior da incubadora.
- Retirar gentilmente o duto superior e desligue os sensores de temperatura e o tubo do filtro de ar da amostra.
- Remover o soprador. OBS: Empurre a alavanca preta, vire o soprador para a direita para desengata-lo da placa.
- Remover os parafusos restantes e puxar o aro do soprador.
- Lavar todas as partes com desinfetante e rinsar com água esterilizada.
- Remover a placa do aro do soprador. OBS: Empurrar a alavanca preta na direção da porta da incubadora, virar a placa para a esquerda e desengatá-la.
- Lavar com desinfetante e rinsar com água esterilizada.
- Borrifar álcool 70% dentro da incubadora e fechar, deixando o produto agir por 10 minutos, limpar com gaze posteriormente.
- Limpar com álcool e gaze todos os suportes internos, os parafusos, as prateleiras, a bandeja, o vidro e a porta.
- Recolocar a placa do soprador, alinhando-a com a saída mais larga dos orifícios de alinhamento. Girar para a esquerda e puxar a alavanca preta na direção contrária a porta para travar.
- Recolocar o aro do soprador e alinhá-lo com o eixo do motor através dos lados em forma de D de cada peça.
- Localizar o soprador sobre o aro do soprador dentro da saída maior dos orifícios do alinhador na placa do soprador. Puxe a alavanca preta para perto de você até a frente da unidade.
- Instale o duto superior e todos os sensores e tubos.
- Instale o filtro HEPA.

- Instale os suportes das prateleiras e o filtro da porta de acesso.
- Spray álcool 70%
- Instale as prateleiras e spray álcool 70%
- Adicionar água Milli-Q autoclavada na bandeja e colocá-la de volta na incubadora
- Ligue a incubadora.
- Espere 24 horas antes de começar a trabalhar.

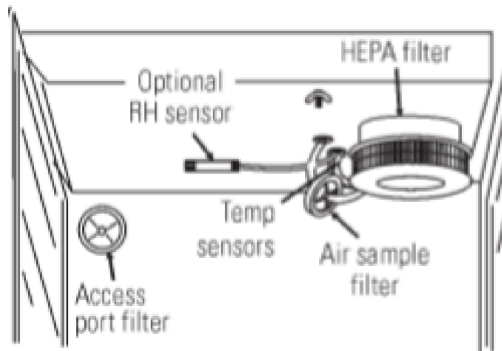


Figura 1: Localização dos sensores e filtros. orifícios.

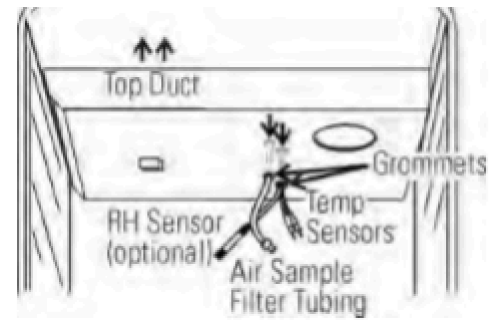


Figura 2: Passando pelos

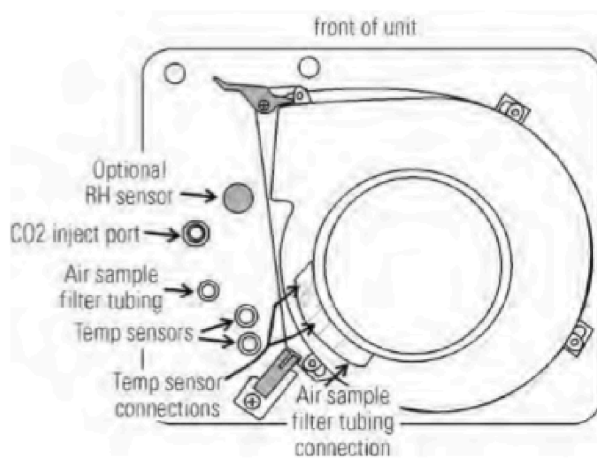


Figura 3: Visão do teto da câmara,