



POP 2 – Produção de Água Destilada

- **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:**
 - Jaleco
- **EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:**
 - Destilador
 - Barrilete de PVC

PROCEDIMENTOS DOSAGEM DOS GASES ESTUFA:

- Ligar o fluxo de água.
- Ligar o destilador.
- Colocar a mangueira de borracha dentro do barrilete de PVC.
- Aguardar o tempo necessário até a água completar o recipiente.
- Retirar a mangueira de dentro do barrilete.
- Desligar o destilador.
- Desligar o fluxo de água.